

MODALITA' CAMPIONAMENTO MATRICE ALIMENTARE



MOD_LV 41 rev 00 21/05/2025

materiale da utilizzare

- Posate di metallo o in plastica sterile per il prelievo di campioni solidi
- Pipetta da 25 ml con aspiratore per pipetta siringa sterile oppure mestolo di metallo
- Flam vatore a gas
- contenitore sterile con chiusura ermetica dotato di etichetta identificativa e pennarello indelebile
- guanti sterili

CAMPIONI SOLIDI

1. Sterilizzare con il fondatore o con alcol etilico le posate da utilizzare per alcuni secondi o utilizzare cucchiari in plastica sterili
2. lasciare raffreddare le posate alcuni secondi se flambate
3. manipolare il campione solo utilizzando guanti sterili
4. effettuare il prelievo del campione e collocarlo all'interno del sacchetto o contenitore sterile
5. nel caso di campionamento dei prodotti soggetti al Reg. CE 2073/2005 (si dovranno camoioanre 5 unità)
6. Chiudere attentamente il sacchetto o contenitore
7. identificare ed etichettare il campione

CAMPIONI LIQUIDI

1. Prelevare il quantitativo di campione necessario utilizzando l'apposito strumento pipetta sterile, siringa monouso o mestolo secondo necessità
2. versare il campione nel sacchetto o contenitore sterile
3. chiudere attentamente il il contenitore
4. identificare ed etichettare il campione come indicato in seguito
5. conservare il campione con le modalità indicate in seguito

Quantia' necessarie

Prodotti solidi : 200 gr

Prodotti liquidi : 200 ml

Temperature di trasporto

Refrigerazione con box termico

Materiali per il campionamento

da ritirare in sede , insieme al presente documento se non si ha la possibilità di stamparlo o recepirlo on line

Il personale di LV rimane a completa disposizione per informazioni e indicazioni contattateci ai nostri numeri di riferimento

Loredana 3478877774